

Preparation Ecraser 100 g de feuilles de menthe et les introduire dans un ballon de 500 mL avec 300 mL d'eau distillée. L'extraction se fait dans une ampoule à decanter de 250 mL. Effectuer un relargage en saturant en sel la phase aqueuse inférieure, agiter vigoureusement jusqu'à disparition du trouble de la solution aqueuse. La faible teneur de la menthe en huile essentielle et la partielle solubilité de cette huile dans l'eau ne permettent pas d'observer 2 phases. 3ème étape : Extraction dans une ampoule à decanter Pour extraire l'huile essentielle de l'eau, on fait une extraction avec 10 mL .dicloromethane. Recupérer 100 mL de distillat